



## 麻醉器の基本的な接続方法とマスクについて


### 全体図：通常

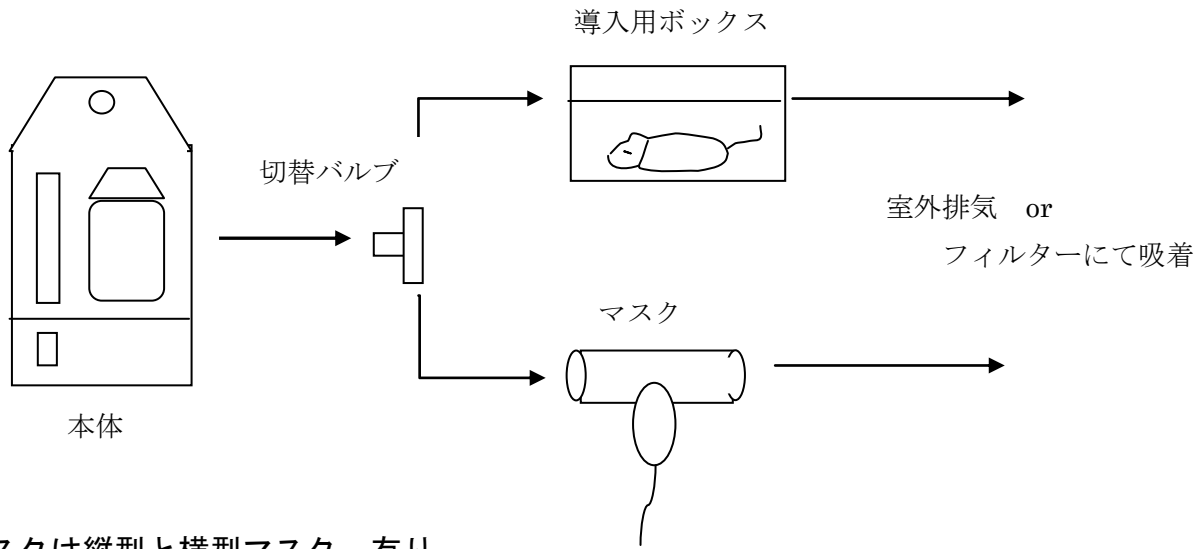


マスクは縦型と横型マスク 有り  
密閉系（回収装置による吸引は必要無し）

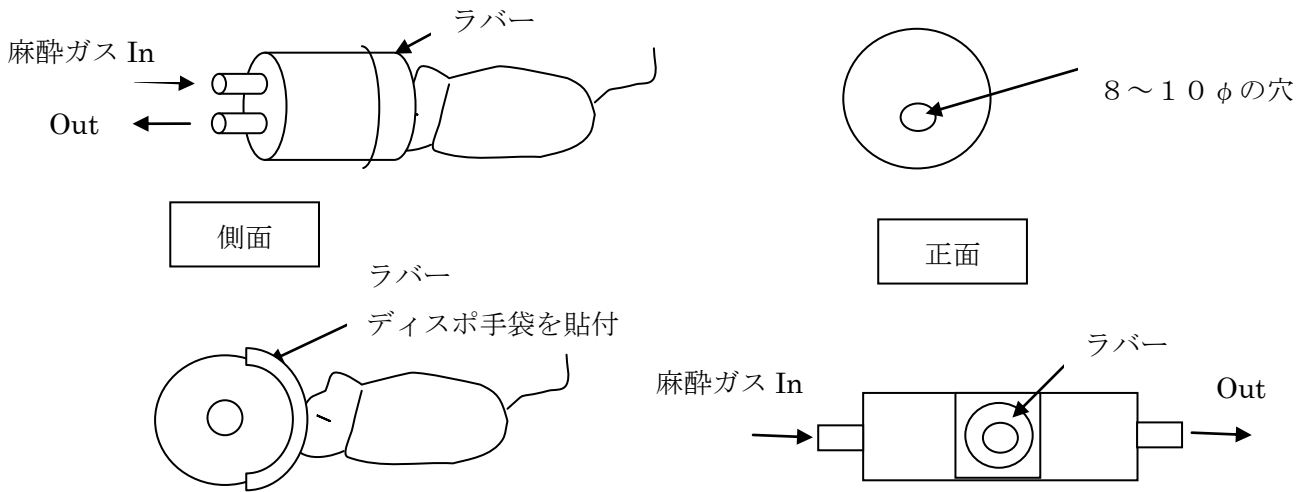


### 開放系の麻酔流路

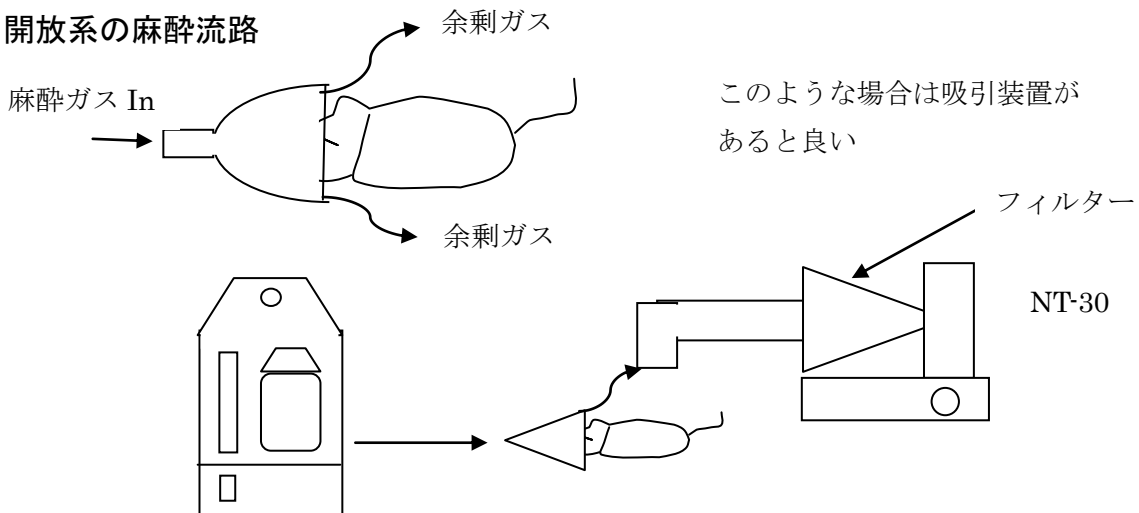

## 蛍光画像撮影装置等との接続（開放系）

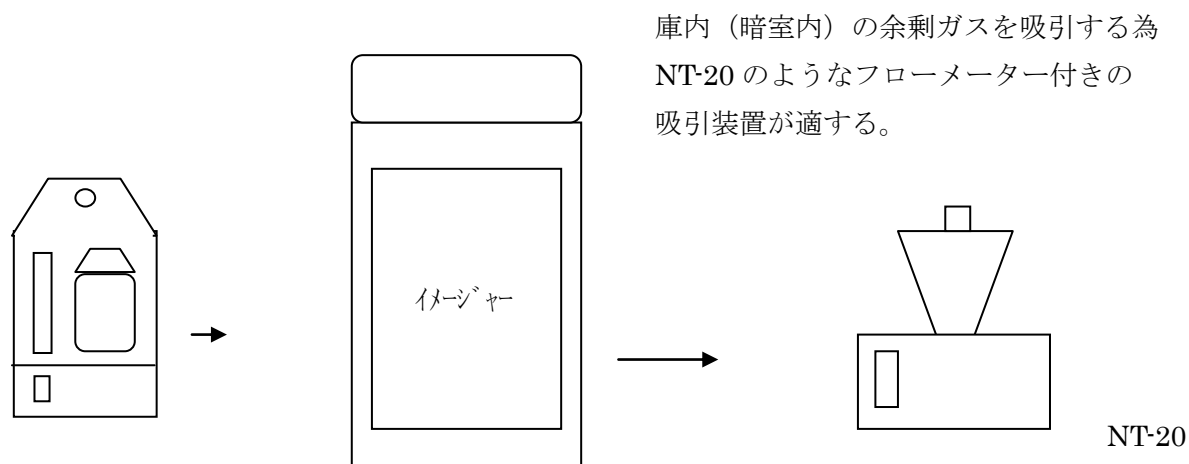

脳定位固定装置を使用して麻酔を掛ける場合も動物の鼻先とマスクとの隙間が大きい為  
吸引装置が必要。

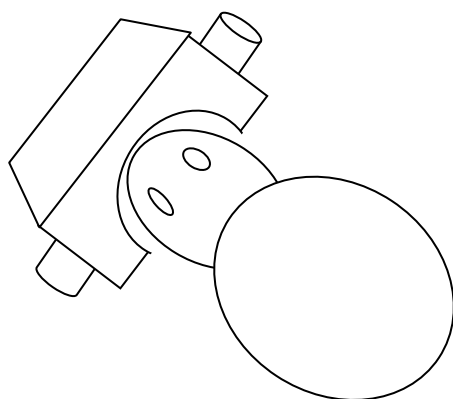

吸引量を決めて回収する場合や抵抗がある麻酔流路での使用には NT-20 が適する。  
開放系で空気中にも麻酔が拡散するような場合は NT-30 が適する。